

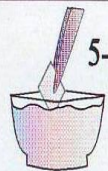


Отрежьте рабочий участок индикаторной полоски (около 5×5 мм)

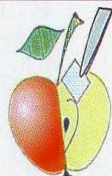

5-10 с

Смочите соком плода рабочий участок или опустите его в анализируемую воду на 5–10 с

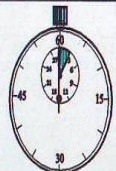

3 мин

Через 3 мин сравните окраску участка с образцами контрольной шкалы

Подробнее о применении Нитрат-теста смотрите в тексте инструкции

Контрольная шкала

Концентрация нитрат-ионов, мг/л (мг/кг)	0	10	50	200	1000
Окраска рабочего участка					

Christmas®



Тест-система для экспресс-анализа содержания нитратов в продуктах питания и водных средах

Нитрат-тест®

на 20 анализов



Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»

официальный представитель



г. Калининград, ул. Тельмана 46а
тел.: 8 (241) 96-61-98 96-62-01

